


بازنگری: ----	کد مدرک: WI- ML- 2196	عنوان مدرک: دستورالعمل کار با دستگاه فور Thelco	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	--------------------------	--	---

۱-هدف: تشریح کار با دستگاه فور Thelco ساخت ایران .

۲-دامنه عملکرد: ضد عفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی حساس به رطوبت (دامنه دمایی ۱۰۰-۰ درجه سانتیگراد).

۳-مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- با کلید پاور دستگاه روشن کرده و کلید چرخان جهت تنظیم دما بکار رود.
- در دستگاه را باز کرده و مواد و وسایلی که قرار است استریل شود درون دستگاه قرار داده شود.
- پس از اتمام کار دکمه خاموش کردن دستگاه زده شود.
- بعد از خنک شدن دستگاه در اون را باز کرده و مواد و وسایل برداشته شود.

۵- ایمنی کار با دستگاه:

- سعی شود جهت اتصال هر وسیله برقی من جمله آون به برق ، از پریزهایی استفاده شود که سیم اتصال به زمین (earth) را داشته باشند.
- از اتصال دو یا چند آون به یک پریز خودداری شود.
- در هنگام قطع برق ، هرگز آون به پریزهایی که از سیستم برق اضطراری و یا UPS استفاده می کنند وصل نشود . این کار باعث افتادن بار اضافی بر روی سیستم و خرابی آن می شود.
- برای جلوگیری از سوختگی های احتمالی ، در هنگام باز کردن درب آون هیچگاه صورت و دیگر اعضای حساس بدن نباید به درب آن نزدیک شود. نباید از مواد قابل اشتعال یا انفجار در داخل آون استفاده شود.
- باید از پاشیده شدن محلول های اسیدی یا بخارات خورنده در داخل آون جلوگیری نمود، تا از خوردگی سطوح و قفسه های داخلی پیشگیری شود.
- باید برای برداشتن وسایل از داخل آون، از وسایل حفاظت فردی مثل دستکش های عایق و مقاوم به حرارت، عینک ایمنی یا محافظ چشم استفاده گردد.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر محمدرضا عربستانی	تهیه کننده: رضوان گودرزی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه میکروب شناسی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه: ۱ از ۲	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

۶- نحوه نگهداری:

- دستگاه بطور شش ماهه چک شود و ماهیانه تمیز گردد.
- قبل از تمیز کردن، فور از پریز برق جدا شود.
- از مواد تمیز کننده ای استفاده شود که خراش ایجاد نمی کنند.
- سطوح داخلی و خارجی فور با پارچه آغشته به محلول تمیز کننده ملایم تمیز شود.
- از تماس بین مواد پاک کننده و ساختارهای الکتریکی خودداری شود.
- قبل از اتصال مجدد فور به برق، باید داخل فور خشک شود.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر محمدرضا عربستانی	تهیه کننده: رضوان گودرزی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه میکروب شناسی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه: ۱ از ۲	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: