



عنوان مدرک: دستورالعمل کار با
دستگاه فور MEMERT

کد مدرک: WI- ML- 6378
بازنگری: ----

۱-هدف: روش استاندارد استفاده از فور MEMERT مدل UNB400 ساخت آلمان.

۲-دامنه عملکرد: ضد عفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی حساس به رطوبت می باشد (دامنه دمایی ۲۰-۰ درجه سانتی گراد)

۳-مسئولیت : مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴-روش کار:

- با کلید پاور دستگاه را روشن کرده ،باکلید چرخان دما و زمان را تنظیم نمایید..(با دکمه SET دما و زمان انتخاب می شوند).
- درب دستگاه را باز کرده و مواد و وسایلی که قرار است استریل شود درون دستگاه قرار داده شود.
- پس از اتمام کار تایمر عدد صفر را نشان میدهد، دکمه خاموش کردن دستگاه را فشار دهید.
- بعد از خنک شدن دستگاه درب دستگاه را باز کرده مواد و وسایل برداشته شود .

۵-ایمنی کار با دستگاه:

- سعی گردد جهت اتصال هر وسیله برقی به برق ، از پریزهایی استفاده شود که سیم اتصال به زمین (earth) داشته باشند .
- از اتصال دو یا چند آون به یک پریز خودداری گردد .
- در هنگام قطع برق ، از سیستم برق اضطراری و یا UPS استفاده نشود.(این کار باعث افتادن بار اضافی بر روی سیستم و خرابی آن می شود).
- برای جلوگیری از سوختگیهای احتمالی ، در هنگام باز کردن درب آون هیچگاه صورت و دیگر اعضای حساس بدن به درب آن نزدیک نگردد.
- نباید از مواد قابل اشتعال یا انفجار در داخل آون استفاده شود.
- باید از پاشیده شدن محلول های اسیدی یا بخارات خورنده در داخل آون جلوگیری شود، تا از خوردگی سطوح و قفسه های داخلی پیشگیری شود.
- باید برای برداشتن وسایل از داخل آون، از وسایل حفاظت فردی مثل دستکش های عایق و مقاوم به حرارت، عینک ایمنی یا محافظ چشم استفاده گردد.

تهیه کننده: دکتر فریده کمره ئی	تأیید کننده: دکتر محمدرضا عربستانی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه میکروبیولوژی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۲

بازنگری: ----	کد مدرک: WI- ML- 6378	عنوان مدرک: دستورالعمل کار با دستگاه فور MEMERT	 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	--------------------------	--	--

۶- نحوه نگهداری دستگاه:

- قبل از تمیز کردن، فور از پریز برق جدا گردد.
- دستگاه نیازمند بررسی دور ه ای شش ماهه و تمیز کردن ماهیانه دارد.
- سطوح داخلی و خارجی فور با پارچه آغشته به محلول تمیز کننده ملایم تمیز شود.
- از تماس بین مواد پاک کننده و ساختارهای الکتریکی خودداری شود.
- قبل از اتصال مجدد فور به برق، منتظر بمانید تا داخل فور خشک شود.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر محمدرضا عربستانی	تهیه کننده: دکتر فریده کمره ئی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه میکروبیشناسی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه: ۱ از ۲	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: