


۱-هدف: تشریح کار و نگهداری و تنظیم دمای فریزر پارس سه دکمه ساخت ایران.

۲-دامنه عملکرد: این دستور العمل برای نگهداری مواد تا دمای منهای ۲۴ درجه.

۳-مسئولیت : مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴-روش کار:

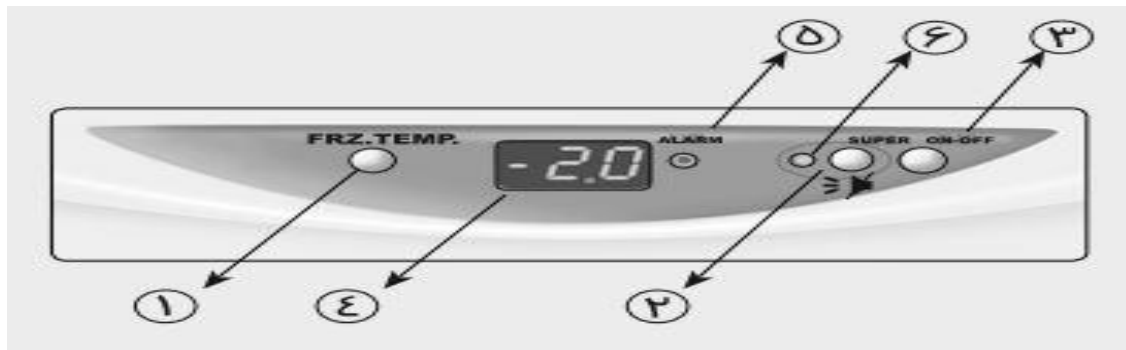

۱. کلید تنظیم دمای یخچال فریزر پارس :

با فشردن دکمه شماره ۱ به مدت سه ثانیه صفحه نمایشگر به حالت چشمک زن در می آید و دمای تنظیم شده قبلی را به ما نمایش می دهد.

با هر بار فشردن این دکمه دما ۱ درجه کاهش می یابد. در فریزر این عمل تا ۲۴- درجه سانتیگراد ادامه پیدا می کند و زمانی که به این عدد رسید با فشردن دکمه عدد به ۱۶- درجه سانتی گراد می رود و با ادامه این چرخه ادامه پیدا می کند.

۲. دکمه super در فریزر پارس و قطع صدای آژیر یخچال و فریزر پارس : با فشردن این دکمه یعنی دکمه شماره ۲ به مدت دو ثانیه حالت سوپر دستگاه روشن می شود و به مدت ۲۴ ساعت کمپرسور به صورت دائم کار می کند و نشانگر زرد رنگ شماره ۶ روشن می شود.

۳. برای خارج نمودن دستگاه از این حالت به مدت دو ثانیه مجددا دکمه شماره ۲ را نگه داشته شود. این کلید دو حالت می شود و برای قطع کردن صدای آژیر یخچال فریزر پارس هم مورد استفاده قرار می گیرد. فقط کافی است که برای قطع کردن صدای آژیر هنگام آژیر زدن دکمه شماره ۲ فشار داده شود.

تاریخ و امضاء:	تأیید کننده: دکتر محمدرضا عربستانی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه میکروبیشناسی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۲

۴. کلید خاموش کردن یخچال فریزر پارس:

با فشردن دکمه ۳ به مدت دو ثانیه دستگاه خاموش می شود بصورتی که صفحه نمایشگر عددی را نمایش نمی دهد و برای روشن کردن مجدد دکمه را به مدت دو ثانیه نگه داشته شود.

۵- ایمنی کار با دستگاه:

- استفاده از محافظ نوسانات برق.
- با دست خیس درب باز نشود و همچنین از داخل آن چیزی برداشته نشود.

۶- نحوه نگهداری:

- استفاده از محافظ نوسانات برق .
- انتخاب مکان و فاصله مناسب از دیوار برای فریزر.
- فریزر نباید کنار وسایل گرمایشی مانند اجاق گاز و آبگرمکن قرار داده شود.
- درست قرار دادن مواد جهت جریان مناسب دما.
- عدم باز کردن بیش از حد درب فریزر جهت حفظ سرمای فریزر.
- تمیز کردن مرتب داخل فریزر و موتور فریزر.
- بررسی بدنه و لاستیک درب فریزر.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر محمدرضا عربستانی	تهیه کننده: زهرا کریمی تبار
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه میکروبیشناسی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه: ۱ از ۲	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: