

۱- هدف:

تشریح روند اجرای کار با دستگاه شیکر مدل NO8008 ساخت کشور ایران می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

از شیکر در آزمایشگاه برای مخلوط کردن محلول های شیمیایی، واکنش های بیولوژیکی و سایر کاربردهای آزمایشگاهی دیگر استفاده می شود.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

۱. دو شاخه دستگاه را به پریز ارت دار وصل نمائید.

۲. کلید پاور را در حالت روشن قرار دهید.

۳. زمان مورد نظر جهت شیک کردن را با پیچ تایمر تنظیم نمائید.

۴. دور موتور مورد نیاز جهت شیک کردن را با پیچ Speed تنظیم نمایید .

۵. دستگاه شروع به کار می کند.

۶. در پایان کار کلید پاور را در حالت خاموش قرار دهید.

تهیه کننده: خ. خدیری / آ. اصلانی	تأیید کننده: آقای دکتر محمد متینی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آز. انکل و فارچ شناسی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

۵. ایمنی کار با دستگاه:


- دستگاه باید روی سطح کاملاً افقی قرار بگیرد.
- به منظور جلوگیری از صدمات وارده به دستگاه و عدم ارتعاش دستگاه، حتماً باید روی یک میز سنگین با پایه های کاملاً محکم قرار بگیرد.
- به هیچ عنوان دستگاه را از قسمت سینی یا platform بلند نکنید.
- برای جلوگیری از پرت شدن ظروف، حتماً از گیره های نگهدارنده استفاده کنید.
- هنگام استفاده از گیره های نگهدارنده، دقت کنید که لاستیکها کاملاً به ظروف چسبیده و گیره ها کاملاً محکم شده باشند.
- حداکثر ظرفیت بارگذاری دستگاه، ۱ کیلوگرم می باشد. بار بیش از میزان تعیین شده، باعث صدمات جدی به دستگاه می گردد.
- هنگام بارگذاری ظروف سر باز، از دور مناسب استفاده کنید تا مایع از ظروف بیرون نریزد.

۶. نحوه نگهداری:

- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیر و نگهداری از شیکر، آن را خاموش کرده و سیم برق را از منبع تغذیه جدا کنید.
- برای پاک کردن سطوح بیرونی شیکر از پارچه مرطوب شده با آب یا هر پاک کننده استاندارد، خانگی یا آزمایشگاهی استفاده کنید.
- نظافت سطوح خارجی و داخلی تجهیزات باید به صورت هفتگی انجام شود.

تهیه کننده: خ. خدیری / آ. اصلانی	تأیید کننده: آقای دکتر محمد متینی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آز. انکل و فارچ شناسی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه
شیکر NO 8008

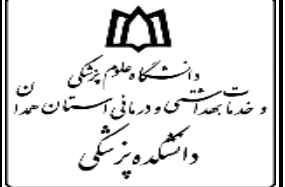

بازنگری:

کدمدرک:

WI- PL- 1782

۴. اگر مواد خطرناک بیولوژیکی روی تجهیزات یا داخل آن ریخته شده است، در صورت نیاز، روش های ضد آلودگی مناسب را انجام دهید.

تهیه کننده: خ. خدري / آ. اصلانی	تأیید کننده: آقای دکتر محمد متینی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آز. انگل و فارچ شناسی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: