


بازنگری: ----	کدمدرک: WI- PL-6467	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه یخچال و فریزر ELECTRO STEEL	 دانشگاه علم و صنعت و خدا بهر آسمانی و درانی آستان همدا و السله و نرسکی
------------------	------------------------	---	--

#### ۱- هدف:

تشریح روند نحوه استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر الکترواستیل ساخت کشور ایران می باشد.

#### ۲- دامنه عملکرد:

در آزمایشگاه های انگل شناسی، قارچ شناسی جهت نگهداری محیط کشت، بعضی مواد و محلول ها و غیره کاربرد دارد.

#### ۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

#### ۴- روش کار:

۱. از باز نگه داشتن درب یخچال و فریزر ها خودداری کنید.

۲. تمامی مواد و نمونه ها باید نام و تاریخ داشته باشند.

۳. حتی المقدور مواد خود را در قسمت های مشخص مربوط به استاد راهنما خود قرار دهید.

۴. بیش از ظرفیت یخچال در آن نمونه نگذارید.

#### ۵- ایمنی کار با دستگاه:

۱. در صورت ریختن مواد در یخچال و فریزر فوراً آن را پاک و ضد عفونی نمائید.

۲. در صورت شنیدن صدای هشدار یخچال و فریزر درب آن را ببندید.

۳. مواد خود را بصورت در بسته در یخچال بگذارید.

۴. نمونه های عفونی را در قسمت جدا قرار دهید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر محمد متینی	تهیه کننده: خ. خدیری / آ. اصلانی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مسئول آز. انگل و قارچ شناسی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

### ۶- نحوه نگهداری:

۱. یخچال و فریزر باید در جای امن و به دور از عوامل آسیب رسان قرار گیرد.
۲. نظافت و پاک سازی باید به شکل دوره ای صورت گیرد.
۳. یخچال و فریزر باید فاصله مناسب با دیوار داشته باشد.
۴. کالیبراسیون دمای یخچال و فریزر باید بصورت دوره ای انجام گیرد.

تهیه کننده: خ. خدری / آ. اصلانی	تأیید کننده: آقای دکتر محمد متینی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آز. انگل و فارچ شناسی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: