



## عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه میکروسکوپ

کدمدرک:

WI-RB-1937

بازنگری:

---

۱-هدف: مشاهده اجسام کوچک و جزئیات آنها که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند.

۲-دامنه عملکرد: نوعی میکروسکوپ چشمی یا نوری است که برای مشاهده نمونه ها در بزرگنمایی کم طراحی شده است. در این نوع میکروسکوپ نوری بازتاب شده از سطح جسم منجر به دیده شدن نمونه میشود، نه نوری که از جسم عبور میکند.

### ۳-روش کار:

- ابتدا از وصل بودن پریز برق دستگاه اطمینان حاصل نمایید. \*کلید پاور پشت دستگاه را روی وضعیت ON قرار دهید. لام خود را روی صفحه میکروسکوپ قرار دهید\* با استفاده از پیچ ماکرو تصویر را تنظیم کنید\* با استفاده از پیچ میکرو وضوح تصویر را تنظیم نمایید.
- ۴-ایمنی: دستگاه به هیچ عنوان جابجا نگردد.

۵-نگهداری: پس از اتمام کار دستگاه با کلید Power دستگاه را خاموش نمایید. چنانچه به هر علتی دستگاه دچار نقصان شد به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید. حتما از کاور استفاده شود.

تهیه کننده: پریا قهرمانی	تأیید کننده: دکتر کریمی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: