


بازنگری: ----	کدمدرک: WI-RB-2556	عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه ترموسایکلر PCR	 <p>دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	------------------------------	--	--

۱-هدف : انجام PCR یا ساخت cDNA

۲-دامنه عملکرد: تشخیص بیماری های ژنتیکی، تعیین جنسیت جنین، تشخیص بیماری های عفونی و سایر کاربردهای آزمایشگاهی و بالینی

۳-روش کار: دستگاه را با دکمه پاور کنار دستگاه روشن کنید. انتخاب گزینه Register User و سپس انتخاب گزینه Jad .

فشردن دکمه F1 و انتخاب Protocol Library و انتخاب User با استفاده از فلش های رنگی. انتخاب یک پروتکل برحسب نوع کیت .

قرار دادن نمونه ها داخل دستگاه از طریق درب کشویی بالای دستگاه.

بررسی مجدد پروتکل از طریق گزینه View و در صورت نیاز ویرایش با استفاده از گزینه Edit.

ثبت برنامه با فشردن دکمه F5 یا Done و انتخاب گزینه Run Protocol و شروع به کار دستگاه نکته : بازگشت به ابتدای کار با گزینه Back امکان پذیر میباشد.

در پایان کار نمونه ها را بردارید و دستگاه را با دکمه پاور خاموش نمایید.

۴-ایمنی کار با دستگاه: حتما حین انجام کار از دستکش استفاده نمایید .

۵-نحوه نگهداری: دستگاه را از برق بکشید و کاور را روی دستگاه قرار دهید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر کریمی	تهیه کننده: خانم قهرمانی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:مدیر گروه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: