


بازنگری: ----	کدمدرک: WI-RB-2822	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه میکروسانتزیفیوژ	 <p>دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	------------------------------	--	--

۱-هدف: جداسازی اجزای یک ماده، معمولاً در لوله های کوچک آزمایشگاهی (میکروتیوب)

۲-دامنه عملکرد: جداسازی سرم، پلاسما و سلول در میکروتیوب

۳-روش کار: *ابتدا از وصل بودن پریز برق دستگاه اطمینان حاصل نمایید *سپس کلید پاور دستگاه را روی وضعیت ON قرار دهید *نمونه ها را بصورت ضربدری و برابر ، در داخل محفظه های روتور دستگاه قرار می دهیم .
-برای تنظیم دور ، از کلید RPM استفاده می کنیم . *برای تنظیم زمان از کلید TIME استفاده می کنیم.

۴-ایمنی: چنانچه به هر علتی دستگاه دچار نقصان شد به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید و از جابجا نمودن دستگاه بدون هماهنگی اجتناب فرمایید.

۵-نگهداری: پس از اتمام کار دستگاه درب آن را باز بگذارید و پس از خارج نمودن نمونه ها ، از تمیز بودن محفظه روتورها و عدم نشت مواد محیط به داخل محفظه ها اطمینان حاصل کنید. سپس با استفاده از کلید Power دستگاه را خاموش نمایید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر کریمی	تهیه کننده: خانم قهرمانی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:مدیر گروه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: