



عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه میکرواسپین کیاژن

کدمدرک:  
WI-RB-2823

بازنگری:  
----

۱-هدف: جداسازی یا ته نشین سازی اجزای یک محلول بر اساس تفاوت در چگالی با استفاده از نیروی گریز از مرکز

۲-دامنه عملکرد: برای جداسازی نمونه های داخل ویالها یا میکروتیوپ های با حجم کم

۳-روش کار:

- ابتدا از وصل بودن پریز برق دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- سپس کلید پاور دستگاه را روی وضعیت ON قرار دهید.
- نمونه ها را در جای خود قرار دهید.
- دکمه ی spin را فشار داده تا دستگاه شروع به کار کند.
- پس از اتمام کار دستگاه، دکمه ی power دستگاه را فشار میدهیم تا دستگاه خاموش شود.

تهیه کننده: خانم فهرمانی	تأیید کننده: آقای دکتر کریمی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: