



عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه آون پات آریا

کدمدرک:

WI-RB-3073

بازنگری:

۱-هدف: ایجاد محیط با دمای یکنواخت و کنترل دقیق دما

۲-دامنه عملکرد: استفاده جهت گرم کردن ، خشک کردن ، تبخیر ، استریل و سایر عملکردهای آزمایشگاهی

۳-روش کار:

*در دستگاه را باز کرده و مواد و وسایل را درون دستگاه قرار دهید.

*دستگاه را روشن کنید.

*دمای و زمان مورد نیاز را بر روی دستگاه تنظیم کنید.

*پس از اتمام کار دستگاه را خاموش کنید.

* بعد از خنک شدن دستگاه در اون را باز کرده و مواد و وسایل را بردارید.

۴-ایمنی: سعی کنید جهت اتصال هر وسیله برقی من جمله آون به برق ، از پریزهایی استفاده کنید که سیم

اتصال به زمین earth داشته باشند .از اتصال دو یا چند آون به یک پریز خودداری کنید . در هنگام قطع برق ، هرگز

آون را به پریزهایی که از سیستم برق اضطراری و یا UPS استفاده می کنند وصل نکنید . این کار باعث افتادن بار

اضافی بر روی سیستم و خرابی آن می شود .

○ برای جلوگیری از سوختگیهای احتمالی ، در هنگام باز کردن درب آون هیچ گاه صورت و دیگر اعضای

حساس بدن خود را به درب آن نزدیک نکنید واز دستکش مخصوص استفاده کنید.

۵-نگهداری: دستگاه به صورت دوره ای نیاز بررسی و تمیز کردن دارد.

تهیه کننده: خانم فهرمانی	تأیید کننده: آقای دکتر کریمی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت:مدیر گروه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: