



عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه هود کلاس ۲

کدمدرک:

WI-RB-3663

بازنگری:

۱-هدف: فضایی جهت محافظت در برابر بخارات شیمیایی و گازهای سمی

۲-دامنه عملکرد: محافظت از پرسنل ، حفاظت از نمونه و محصول آزمایشگاهی و حفاظت از محیط

۳-روش کار: *کلید پاور دستگاه را روی وضعیت ON قرار دهید . *محافظ دستگاه را با دکمه های مشخص شده بالا یا پایین بیاورید * به منظور استریل نمودن فضای کار لامپ UV هود را روشن نمایید* بعد از ۲۰ دقیقه لامپ UV که خاموش شد و وسایل کار خود را پس از تمیز نمودن با اتانل ۷۵٪ در زیر هود قرار دهید . *لامپ UV را به مدت ۲۰ دقیقه روشن نمایید تا وسایل استریل گردد. سپس شروع به کار کنید.

۴-ایمنی: چنانچه به هر علتی دستگاه دچار نقصان شد به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید.

۵-نگهداری: بعد از اتمام کار وسایل را از زیر هود بردارید و محفظه زیر هود را با محلول اتانل ۷۵٪ تمیز نمایید . بعد از تمیز کردن هود، لامپ UV آن را روشن نمایید.

تهیه کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر کریمی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: