



۱-هدف: مخلوط کردن و یکنواخت کردن نمونه‌ها با موادی که در طی آزمایش به آنها افزوده میشود

۲-دامنه عملکرد: برای مخلوط کردن نمونه های داخل ویال ها یا میکرو تیوپ های با حجم کم

۳-روش کار:

- ابتدا از وصل بودن پریز برق دستگاه اطمینان حاصل نمایید
- نمونه ها را در جای خود قرار دهید
- دکمه ی spin را فشار داده تا دستگاه شروع به کار کند با کلید زرد ورتکس سریع وبا فشردن کلید سبز ورتکس طولانی انجام دهید.
- پس از اتمام کار دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

تهیه کننده: خانم قهرمانی	تأیید کننده: آقای دکتر کریمی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: