

بازنگری: ----	کدمدرک: <i>WI-RB-6395</i>	عنوان مدرک :دستورالعمل اجرایی دستگاه سونیکاتور <i>Ultra 8060D-H</i>	 <p>دانشگاه علوم پزشکی گیلان و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	------------------------------	--	--

۱-هدف: تخریب سلول ها و اسیدهای نوکلئیک با استفاده از صوت با فرکانس بالا

۲-دامنه عملکرد: تنظیم توان خروجی ۹۰ درصد قابل افزایش یا کاهش است.

۳-روش کار:

* پر کردن مخزن با آب مقطر تا حد مجاز.

* اتصال به برق و روشن کردن دستگاه با دکمه پاور پشت

* تنظیم زمان روی صفحه نمایشگر

* تنظیم شدت لرزش با دکمه h:min

* روشن کردن گرمکن در صورت لزوم با دکمه heater

۴-ایمنی: مواظب باشید ظروف شیشه ای ترک نداشته باشند.

۵-خاموش کردن: پاور خاموش شود. برق دستگاه قطع گردد و آب خالی شود.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر کریمی	تهیه کننده: خانم قهرمانی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: