

۱- هدف:

ورتکس ها دستگاه هایی هستند که با استفاده از تولید گرداب، نمونه های مایع را برای لرزش ملایم تا برنامه های اختلاط با سرعت بالا تحریک می کنند.

۲- دامنه عملکرد:

برای مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی طراحی شده است

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- دستگاه را به برق وصل کنید.
- جهت ورتکس نمونه خود را در جایگاه مد نظر قرار دهید.
- با فشار دادن نمونه در جایگاه دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
- در پایان دستگاه را از برق بکشید.

۴- ایمنی کار با دستگاه:

مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی ورتکس نمایید.

۵- نحوه نگهداری:

- جهت تمیز کردن دستگاه الکل ۷۰ درصد توصیه می شود.
- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
- نظافت سطوح خارجی و داخلی تجهیزات باید به صورت هفتگی انجام شود. اگر مواد خطرناک بیولوژیکی روی تجهیزات یا داخل آن ریخته شده است، در صورت نیاز، روش های ضد آلودگی مناسب را انجام دهید.

تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:
تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر امیری	تهیه کننده: خانم همراه جو
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه علوم تشریح	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

بازنگری: ----	کدمدرک: JL-1948	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه ورتکس Title: vortex Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی گیلان و خدا بندگان را در راه حق هدایت کند دانشکده پزشکی
------------------	---------------------------	--	---

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر امیری	تهیه کننده: خانم همراه جو
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه علوم تشریح	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: