


بازنگری: ----	کدمدرک: JL-4110	عنوان مدرک :دستورالعمل اجرایی دستگاه فریزر منفی ۸۰ درجه Title: Ultra-Low Temperature freezer Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	---------------------------	--	---

۱- هدف:

نحوه استفاده و نگهداری از فریزر منفی ۸۰ درجه

۲- دامنه عملکرد:

تأمین دمای ۸۰- درجه سانتی گراد به منظور نگه داری طولانی مدت نمونه ها و کیت ها حساس به دما

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- برای باز کردن درب فریزر با کارشناس آزمایشگاه هماهنگ نمایید.
- از وصل بودن پریز برق اضطراری (دستگاه UPS) و مشخص بودن حالت درجه حرارت روی مانیتور فریزر اطمینان حاصل نمایید.
- پس از اتمام کار دستگاه از بسته بودن کامل درب فریزر ، اطمینان حاصل نمایید.
- از باز گذاشتن درب فریزر برای مدت طولانی خودداری نمایید.
- از قرار دادن نمونه های بدون لیبل جداً خودداری نمایید.
- نمونه ها و کیت های منقضی شده را خارج نمایید.
- به هنگام کار با فریزر از دستکش عایق دار استفاده نمایید.
- الستیک و چفت درب را چک کنید تا کاملاً بدون یخ و برفک باشد.
- فریزری که صدای هشدارش روشن می شود باید بافاصله به کارکنان و سرپرست آزمایشگاه گزارش شود.

۵- ایمنی کار با دستگاه:

- در صورت شنیدن صدای بوق دستگاه و یا هرگونه نقصان، به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر امیری	تهیه کننده: خانم همراه جو
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه علوم تشریح	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

بازنگری: ----	کدمدرک: JL-4110	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه فریزر منفی ۸۰ درجه Title: Ultra-Low Temperature freezer Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	---------------------------	--	---

۶- نحوه نگهداری:

- از جا به جا کردن نمونه سایر دانشجوها به منظور قرار دادن نمونه های خود اجتناب نمایید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: آقای دکتر امیری	تهیه کننده: خانم همراه جو
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مدیر گروه علوم تشریح	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: