

۱- هدف: ترازو وسیله‌ای است که در نتیجه نیروی جاذبه‌ای که به جسم یا ماده وارد می‌شود، وزن آن را اندازه‌گیری می‌کند.

۲- دامنه عملکرد: در آزمایشگاه، ترازو برای بخشی از فعالیت‌های کنترل کیفی (ابزارهایی مانند پی‌پت‌ها)، تهیه مخلوطی از ترکیبات با نسبت‌های از قبل تعیین شده و همچنین تعیین چگالی و یا وزن کاربرد دارد.

۳- مسئولیت : مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می‌باشد.

۴- روش کار:

۱- پس از روشن کردن دستگاه درب کشویی آن را به آرامی باز کنید.

۲- کاغذ یا فویل آلومینیومی را روی کفه ترازو قرار دهید.

۳- پس از شنیدن بوق دکمه Zero را فشار دهید تا دستگاه کالیبره شود.

۴- حال دستگاه آماده استفاده است.

۵- پس از اتمام کار دکمه off را فشار داده و دستگاه را برق بکشید.


۵- ایمنی کار با دستگاه:

- مکان قرار گیری ترازو در معرض نور مستقیم خورشید نباشد
- در جهت جریان شدید هوا قرار نگیرد
- برای جابجا کردن، دو دست خویش را در جلو و عقب ترازو جای دهید و آن را جابجا کنید.
- جابجایی ناپستی از دو پهلو ترازو صورت گیرد
- نظافت ترازو

تهیه کننده: زهره زارعی قانع	تأیید کننده: دکتر افتخاریان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آزمایشگاه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه ترازوی دیجیتال

Title: Digital scale Equipment Working Instruction

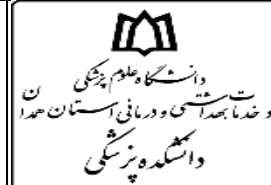

بازنگری:

کدمدرک:

WI- IL- 2666

• بعد از هر توزین بایستی صفحه توزین ترازو پاک شود و اطمینان داشت که بین کفه ترازو و کفه نگهدارنده ترازو ماده ای ریخته نشده باشد، زیرا وجود هر نوع جسم خارجی سیار کوچک منجر به خطای ترازو در خواندن وزن می گردد.

• استفاده از حلال های الکلی نظیر اتانول برای تمیز کردن ترازو توصیه نمیشود، برای پاک کردن ترازو از آب و شوینده ها استفاده کنید.

۶- نحوه نگهداری:

- قبل از شروع به نظافت، صفحه ی دستگاه را خاموش کنید.
- هرگونه ریخت و پاش سریعاً باید تمیزشود تا از خوردگی و یا آلودگی جلوگیری شود.

تهیه کننده: زهره زارعی قانع	تأیید کننده: دکتر افتخاریان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آزمایشگاه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه ترازوی دیجیتال

Title: Digital scale Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی
گیلان
و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان
دانشکده پزشکی

بازنگری:

کدمدرک:

WI- IL- 2666

Blank area for the main content of the instruction.

تهیه کننده: زهره زارعی قانع	تأیید کننده: دکتر افتخاریان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مسئول آزمایشگاه	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: