

بازنگری: ----	کدمدرک: WI- IL- 2775	عنوان مدرک :دستورالعمل اجرایی دستگاه هود پی سی آر (PCR) Title: work station Equipment Working Instruction	 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	-------------------------	--	--

۱- هدف: ورک استیشن یا هود PCR محوطه ای برای کاهش خطر آلودگی نمونه در حین انجام آزمایشات PCR است.

۲- دامنه عملکرد: از این هود در آزمایشگاه بیولوژی بسیار استفاده می شود و در واقع یکی از تجهیزات ضروری این آزمایشگاه ها به حساب می آید.

۳- مسئولیت : مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

۱- دستگاه را به برق وصل کنید.

۲- ۱۰ دقیقه قبل از کار با استفاده از دکمه UV light فضا را ضد عفونی کنید.

۳- می توانید با استفاده از UV timer زمان را تعیین کنید.


۴- در ادامه نور کابین را روشن کنید.

۵- محیط جهت آماده سازی مواد PCR آماده است.

۶- در پایان محفظه داخلی را با الکی تمیز کرده و به مدت ۱۰ دقیقه با استفاده از دکمه UV light فضا را ضد عفونی نمایید.

۷- دستگاه را از برق بکشید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر افتخاریان	تهیه کننده: زهره زارعی قانع
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مسئول آزمایشگاه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

بازنگری: ----	کدمدرک: WI- IL- 2775	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه هود پی سی آر (PCR) Title: work station Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و درانی استان خراسان شمالی دانشکده پزشکی
------------------	-------------------------	--	--


۱- ایمنی کار با دستگاه:

- در زمان روشن بودن لامپ UV فاصله خود را با دستگاه حفظ کنید.

۲- نحوه نگهداری:

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.
- بعد از اتمام کار داخل ورک استیشن را با الکل ۷۰ درصد عفونی کنید.
- بعد از اتمام کار ظرف waste خود را از داخل هود خارج کنید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر افتخاریان	تهیه کننده: زهره زارعی قانع
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مسئول آزمایشگاه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

بازنگری: ----	کدمدرک: WI- IL- 2775	عنوان مدرک :دستورالعمل اجرایی دستگاه هود پی سی آر (PCR) Title: work station Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی گوجرانگور و درانی پاکستان والحد و نرسکی
------------------	-------------------------	--	---

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأید کننده: دکتر افتخاریان	تهیه کننده: زهره زارعی قانع
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: مسئول آزمایشگاه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: