

۱- هدف:

نگهداری طولانی مدت مواد در دمای یخچال و فریزر منهای بیست درجه

۲- دامنه عملکرد: به منظور نگهداری نمونه های آزمایشگاهی حساس به دما.

۳- مسئولیت : مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- ایمنی کار با دستگاه:

- تمام ظروف موجود در یخچال ها و فریزرها باید دارای برچسب مشخصات باشند. نام و مشخصات نمونه، نام فرد و تاریخ ذخیره سازی باید به دقت و به طور واضح بر روی ظرف درج شود.
- تمام ظروف و نمونه های ناشناس پس از اتوکلاو شدن، دور ریخته شوند.
- در صورت آلودگی با مایعات بیولوژیک با محلول سفید کننده ۱۰٪ باید ضد عفونی و تمیز شود.
- هر شش ماه یک بار یخچال تمیز گردد.
- دمای یخچال از روی دماسنج کالیبره طبق دستورالعمل روزانه در فرم مخصوص ثبت شود.
- دماسنج نصب شده در یخچال سالی یک بار توسط مراجع ذیصلاح کالیبره شود.
- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

۵- نحوه نگه داری:

- در صورت خراب شدن فریزر سریعاً با شرکت پشتیبانی که شماره آن بر روی شناسنامه دستگاه قید شده، تماس گرفته شود و موجودی آن به یخچال دیگری منتقل گردد.
- لاستیک دور درب فریزر کنترل شود. دمای فریزر از روی دماسنج کالیبره طبق دستورالعمل روزانه در فرم مخصوص ثبت گردد.
- هر شش ماه یک بار فریزر تمیز گردد.
- دماسنج نصب شده در فریزر سالی یک بار توسط مراجع ذیصلاح کالیبره شود.
- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد
- فضای داخل یخچال و فریزر تقسیم بندی شده و هر دانشجو باید وسایل مربوط به خود را با نام و تاریخ در فضای مربوطه به خود بگذارد.
- دانشجو باید مراقب باشد درب یخچال و فریزر باز نماند.
- دانشجویان موظفند بعد از دفاع پایان نامه وسایل مربوط به خود را از یخچال و فریزر خارج، ظروف را شسته و تحویل گروه دهند.

تهیه کننده: فائزه شمس	تأیید کننده: دکتر فرید عزیزی جلیلیان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: هیات علمی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

بازنگری: ----	کدمدرک: WI- VL- 3761	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه یخچال فریزر Title: Refrigerator Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	------------------------------------	--	---

ملزومات اتاق کشت باید در یخچال و فریزر اتاق کشت باشند.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر فرید عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: فائزه شمس
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیات علمی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: