


بازنگری: -----	کدمدرک: WI- VL- 4205	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه استریوسکوپ Title: Stereo Microscope Equipment Working Instruction	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
-------------------	------------------------------------	--	---

۱- هدف: استریوسکوپ برای بزرگنمایی نمونه های ماکروسکوپی کاربرد دارد.

۲- روش کار

- مبدل برق دستگاه را به برق متصل کنید.
- دکمه OFF/ON مبدل را فشار داده و لامپ را روشن کنید.
- نمونه فیکس شده را در استیج قرار داده و استریوسکوپ را تنظیم نمایید.
- میزان نور ورودی به لنزها را با چرخاندن پیچ های دیافراگم روی بدنه تنظیم کنید.
- ارتفاع هد استریوسکوپ از نمونه را با چرخاندن پیچ های پشت لنزها تنظیم کنید.

۳- مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- ایمنی کار با دستگاه:

- بخش های مکانیکی باید به سهولت حرکت کنند. هر قسمتی که به سختی کار کند، نیاز به روغن کاری دارد.
- استریوسکوپ در محیطی قرار گیرد که تهویه خوب داشته باشد و در آنجا اسید یا باز نگهداری نشود.
- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.
- لنز های چشمی را با لنز پیپر مخصوص تمیز نمایید.
- بعد از اتمام کار استریوسکوپ را خاموش کرده و از برق بکشید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: فائزه شمس
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیات علمی (مدیر گروه)	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: