

بازنگری: ----	کدمدرک: <b>WI- VL- 4879</b>	<b>عنوان مدرک: دستورالعمل دستگاه شیکر برند FINEPCR</b> <b>Title: Shaker Equipment Working Instruction</b>	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	------------------------------------	--	---

۱- هدف: دستگاه شیکر آزمایشگاهی وظیفه مخلوط کردن مواد داخل ظروف آزمایش را بر عهده دارد.

#### ۲- روش کار:

دستگاه را به برق متصل کنید.

نمونه مورد نظر را در دستگاه قرار دهید.

دکمه ON /OFF را فشار داده و دستگاه را روشن کنید.

سرعت و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.

پس از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

۳- مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

#### • ۴- ایمنی کار با دستگاه:

• دستگاه باید به صورت ماهیانه با الکل ۷۰ درجه و یا آب ژاول ۱/۱۰ رقیق شده دارای کلر فعال ۵ درصد (محلول بوی کلر بدهد) تمیز شود.

• نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

#### • شرایط محیطی:

• حداکثر دمای محیط: ۳۰ درجه سانتیگراد

• حداکثر میزان رطوبت: ۴۰ درصد

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر فرید عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: فائزه شمس
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیات علمی (مدیر گروه)	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: