

بازنگری: ----	کدمدرک: WI- VL- 6401	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه روتومیکس برند Behdad Title: Rotamix Equipment Working Instruction	 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	------------------------------------	---	--

۱- هدف: برای مخلوط کردن و حل کردن یک دست مواد استفاده می شود.

۲- دامنه عملکرد: جهت انجام امور سرولوژی کاربرد دارد.

۳- مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- دستگاه را به برق متصل کنید.
 - نمونه مورد نظر را در دستگاه قرار دهید.
 - دکمه OFF/ON پشت دستگاه را فشار داده و دستگاه را روشن کنید.
 - سرعت و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.
 - دکمه استارت را بزنید.
 - پس از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
- ۵- ایمنی کار با دستگاه:
- به هیچ عنوان دستگاه را از قسمت سینی یا پلت فرم بلند نکنید.
 - هنگام بارگذاری ظروف در باز از دور مناسب استفاده شود تا مایع از ظرف بیرون نریزد.
 - حداکثر ظرفیت بارگذاری دستگاه ۲ کیلوگرم میباشد. بار بیش از میزان تعیین شده، باعث صدمات جدی به دستگاه می گردد.
 - برای جلوگیری از پرت شدن ظروف، حتما از گیره های نگهدارنده استفاده کنید.
 - هنگام استفاده از گیره های نگهدارنده، دقت کنید که لاستیک ها کاملا به ظروف چسبیده و گیره ها کاملا محکم شده باشند.

۶- نحوه نگهداری:

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد .
- دستگاه را روی سطح کاملا افقی قرار دهید. به منظور جلوگیری از صدمات وارده به دستگاه و عدم ارتعاش دستگاه حتما آن را روی یک میز سنگین با پایه های کاملا بلند قرار دهید.
- این دستگاه نیاز به کالیبراسیون دوره ای ندارد.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر فرید عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: فائزه شمس
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیات علمی (مدیر گروه)	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: