


بازنگری: ----	کدمدرک: WI- VL- 6425	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه انکوباتور شیکر دار برند ژال تجهیز Title: Shaker Incubator Equipment Working	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	----------------------------	--	---

۱- هدف: این دستگاه وظیفه مخلوط کردن مواد داخل ظروف آزمایش با دمای مورد نظر را بر عهده دارد.

۲- روش کار:

- دستگاه را به برق متصل کنید.
 - نمونه مورد نظر را در دستگاه قرار دهید.
 - در صورت نیاز به نور داخلی دکمه Light را بزنید.
 - دکمه Shaking را بزنید.
 - متناسب با زمان مدنظر خود دکمه time/over را روی یکی از دو حالت قرار دهید.
 - جهت تنظیم سرعت تکانه های دستگاه پیچ 1 Speed control را تنظیم کنید.
 - در صورت نیاز به تایمر زمان مد نظر خود را با پد دما مشخص کنید.
 - پس از اتمام کار خود نور UV را روشن کنید.
 - پس از اتمام کار دستگاه را از برق بکشید.
- ۳- مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- ایمنی کار با دستگاه:

از بسته بودن درب انکوباتور بعد از هربار استفاده اطمینان حاصل نمایید.
در صورت ریختن مواد آلوده و مایعات روی صفحه چرخان سریعاً جمع آوری و ضدعفونی نمایید.

۵- نحوه نگهداری:

دستگاه به صورت ماهانه با الکل ۷۰درجه ضدعفونی گردد.
برای کنترل دمای داخلی از دماسنج جیوه ای استفاده گردد.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر فرید عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: فائزه شمس
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیات علمی (مدیر گروه)	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: