

عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه روتو میکس (شیکر روتاتور)
Title: Shaker Rotator (Rotomix) Working Instructions

کدمدرک:
WI-VL-3034

بازنگری:

۱. هدف:

برای مخلوط کردن و حل کردن یک دست مواد استفاده می شود.

۲. دامنه عملکرد:

جهت انجام امور سرولوژی کاربرد دارد.

۳. مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناس آزمایشگاه مربوطه است.

۴. روش کار:

۱- دستگاه را به برق وصل کنید.

۲- ظرف حاوی نمونه را روی پلت فرم قرار دهید.

۳- با استفاده از گزینه time زمان خود را انتخاب کنید.

۴- با استفاده از گزینه speed سرعت خود را انتخاب کنید.

۵- با فشردن start دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

۶- برای توقف سریع کلید stop را فشار دهید.

۵. ایمنی کار با دستگاه:

• به هیچ عنوان دستگاه را از قسمت سینی یا پلت فرم بلند نکنید.

• هنگام بارگذاری ظروف در باز از دور مناسب استفاده شود تا مایع از ظرف بیرون نریزد.

• حداکثر ظرفیت بارگذاری دستگاه ۲ کیلوگرم میباشد. بار بیش از میزان تعیین شده، باعث صدمات جدی به دستگاه می گردد.

• برای جلوگیری از پرت شدن ظروف، حتما از گیره های نگهدارنده استفاده کنید


• هنگام استفاده از گیره های نگهدارنده، دقت کنید که لاستیک ها کاملا به ظروف چسبیده و گیره ها کاملا محکم شده باشند.

۶. نحوه نگهداری:

• نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد .

• دستگاه را روی سطح کاملا افقی قرار دهید. به منظور جلوگیری از صدمات وارده به دستگاه و عدم ارتعاش دستگاه حتما آن را روی یک میز سنگین با پایه های کاملا بلند قرار دهید.

تهیه کننده: اسماعیل آکده	تأیید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: هیئت علمی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

بازنگری: ----	کدمدرک: WI-VL-3034	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه روتو میکس (شیکر روتاتور) Title: Shaker Rotator (Rotomix) Working Instructions	 <p>دانشگاه علوم پزشکی گیلان و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	-----------------------	---	--

• این دستگاه نیاز به کالیبراسیون دوره ای ندارد.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: اسماعیل آکده
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیئت علمی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: