

عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه آون مدل U629

Title: U629 Oven Working Instructions

کدمدرک:

WI- VL-5465

بازنگری:

۱. هدف:

برای سترون کردن موادی به کار می رود که با اطمینان کافی تحت نفوذ بخار قرار نمی گیرند، اما می توانند دماهای بالای مورد نیاز مثل 160°C - 180°C را تحمل کنند.

۲. دامنه عملکرد:

برای سترون کردن ظروف شیشه ای مثل لوله های آزمایش، پلیت های شیشه ای، پی پت ها و نیز برای آلات فلزی مثل پنس، اسکالپل و قیچی به کار می رود.

۳. روش کار:

۱- دستگاه را به برق وصل کنید.

۲- دکمه پاور دستگاه را روشن نمایید.

۳- دو دکمه یا نمایشگر time و temp وجود دارد که زمان و دما را نشان می دهد.

۴- برای تنظیم دکمه set را فشار دهید دمای مورد نظر شما ظاهر می شود که با دکمه بالا و پایین دما مورد نظر خود را تنظیم کنید.

۵- مجدداً دکمه set را فشار دهید زمان روشن بودن دستگاه را نشان می دهد که با دکمه بالا و پایین زمان مورد نظر خود را تنظیم کنید.

۶- اگر قصد دارید به صورت نامحدود دستگاه روشن بماند دکمه زمان را آن قدر کم کنید تا دکمه CON نمایش داده شود.

۷- در پایان تنظیمات، دکمه start را فشار دهید. چراغ چشمک زن ظاهر شده و دستگاه شروع به کار می کند.

۸- در پایان دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

۴. ایمنی کار با دستگاه:

هنگام نظافت دستگاه باید خاموش و خنک باشد.


حتماً توجه داشته باشید که در هنگام کار با دستگاه درب آن بسته باشد

بهتر است پس از ضد عفونی کردن و سایل آزمایشگاهی مدتی صبر نمایید تا دمای و سایل کاهش یابد در صورتی که می خواهید وسایلی که هنوز داغ هستند از آون خارج نمایید حتماً از دستکش محافظ استفاده نمایید و هنگام انتقال وسایل آنها را در یک سینی گذاشته و جابجا نمایید .

برای ضد عفونی کردن وسایل حتماً به حجم مفید دستگاه توجه نموده و از قرار دادن وسایل بیش از ظرفیت دستگاه خودداری نمایید در این وضعیت ممکن است وسایل کاملاً استریل نگردند.

در آون از مواد قابل اشتعال یا انفجار استفاده نکنید.

تهیه کننده: اسماعیل آکده	تأیید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: هیئت علمی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه:

بازنگری: ----	کدمدرک: WI- VL-5465	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه آون مدل U629 Title: U629 Oven Working Instructions	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان دانشکده پزشکی
------------------	------------------------	--	---

مواد، وسایل یا بسته ها را به گونه ای در اون قرار دهید که هوای داغ در اطراف و بین آنها در جریان باشد. از پاشیده شدن محلول های اسیدی یا بخارات خورنده در داخل آون جلوگیری کنید تا از خوردگی سطوح و قفسه های داخلی پیشگیری شود.

۵. نحوه نگهداری:

نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد. به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد. کالیبراسیون دستگاه از نظر دما سالی یک بار توسط شرکت ذیصلاح انجام شود. دستگاه باید بر روی سطح صاف قرار گیرد.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: اسماعیل آکده
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیئت علمی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: