


بازنگری: ----	کدمدرک: WI- VL-5715	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه مینی راکر مدل MR25 Title: MR25 Mini Rocker Working Instructions	 دانشگاه علوم تربیتی و خردآوردگی و درانی استان گیلان دانشکده تربیتی
------------------	------------------------	---	--

۱. هدف:
 برای رنگ زدایی ژل پس از الکتروفورز کاربرد دارد.

۲. دامنه عملکرد:
 در آزمایشگاه های بیولوژی کاربرد دارد.

۳. مسئولیت:
 مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناس آزمایشگاه مربوطه است.

۴. روش کار:

- ۱- دستگاه را به برق وصل کنید.
- ۲- مونه را روی پلت فرم قرار دهید.
- ۳- دکمه ON/OFF را روشن نمایید.
- ۴- با استفاده از گزینه speed سرعت حرکت پلت فرم را تنظیم نمایید.
- ۵- با استفاده از گزینه time زمان مناسب را تنظیم نمایید.
- ۶- دکمه set را فشار دهید.
- ۷- پلت فرم شروع به حرکت میکند.
- ۸- در پایان پاور دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

۴. ایمنی کار با دستگاه:

- پس از حمل و نقل یا نگهداری در شرایط مرطوب، قبل از اتصال به مدار الکتریکی، دستگاه را به مدت ۲-۳ ساعت در دمای اتاق نگه دارید.

۵. نحوه نگهداری:

- دستگاه باید در موقعیت افقی نگهداری و حمل شود.
- در صورت ریختن یا نفوذ مواد خطرناک روی دستگاه، مسئولیت انجام ضدعفونی مناسب بر عهده کاربر است.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تهیه کننده: اسماعیل آکده
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت: هیئت علمی	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: