



عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه ورک استیشن
Title: Work Station Working Instructions

کدمدرک:
WI-VL

بازنگری:

۱. هدف:

ورک استیشن یا هود PCR محوطه ای برای کاهش خطر آلودگی نمونه در حین انجام آزمایشات PCR است.

۲. دامنه عملکرد:

از این هود در آزمایشگاه بیولوژی بسیار استفاده می شود و در واقع یکی از تجهیزات ضروری این آزمایشگاه ها به حساب می آید.

۳. مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناس آزمایشگاه مربوطه است.

۴. روش کار:

۱- دستگاه را به برق وصل کنید.

۲- ۱۰ دقیقه قبل از کار با استفاده از دکمه UV light فضا را ضد عفونی کنید.

۳- می توانید با استفاده از UV timer زمان را تعیین کنید.

۴- در ادامه نور کابین را روشن کنید.

۵- محیط جهت آماده سازی مواد PCR آماده است.

۶- در پایان محفظه داخلی را با الکی تمیز کرده و به مدت ۱۰ دقیقه با استفاده از دکمه UV light فضا را ضد عفونی نمایید.

۷- دستگاه را از برق بکشید.

۵. ایمنی کار با دستگاه:

• در زمان روشن بودن لامپ UV فاصله خود را با دستگاه حفظ کنید.

۶. نحوه نگهداری:

• نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

• بعد از اتمام کار داخل ورک استیشن را با الکل ۷۰ درصد عفونی کنید.

• بعد از اتمام کار ظرف waste خود را از داخل هود خارج کنید.

تهیه کننده: اسماعیل آکده	تأیید کننده: دکتر عزیزی جلیلیان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: هیئت علمی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: